



macro Pipettierhelfer

Ihr Partner für präzises Pipettieren


BRAND. For lab. For life.®

- + Schnelles Aufziehen von Flüssigkeiten
- + Feinfühlig, leichte Meniskuseinstellung durch gefederten Bedienhebel
- + Design ohne Ecken und Kanten für angenehmes Pipettieren langer Serien

Lernen Sie den macro Pipettierhelfer kennen

Für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml benötigen Sie nur einen einzigen Pipettierhelfer. Durch den konischen Silikonadapter des macro-Pipettierhelfers haben alle Pipettengrößen einen festen und sicheren Sitz. Das robuste Gehäuse ist perfekt für den täglichen Umgang im Labor. Sein ergonomisches Design erleichtert das Arbeiten auch beim Serienpipettieren und der Meniskus lässt sich spielend leicht und exakt einstellen.

Mit vielen verfügbaren Ersatzteilen können die Einzelteile schnell und einfach ausgetauscht werden ohne einen neuen Pipettierhelfer kaufen zu müssen. Vier verschiedene Farben – grau, magenta, grün und blau – sorgen für den Überblick im Labor.

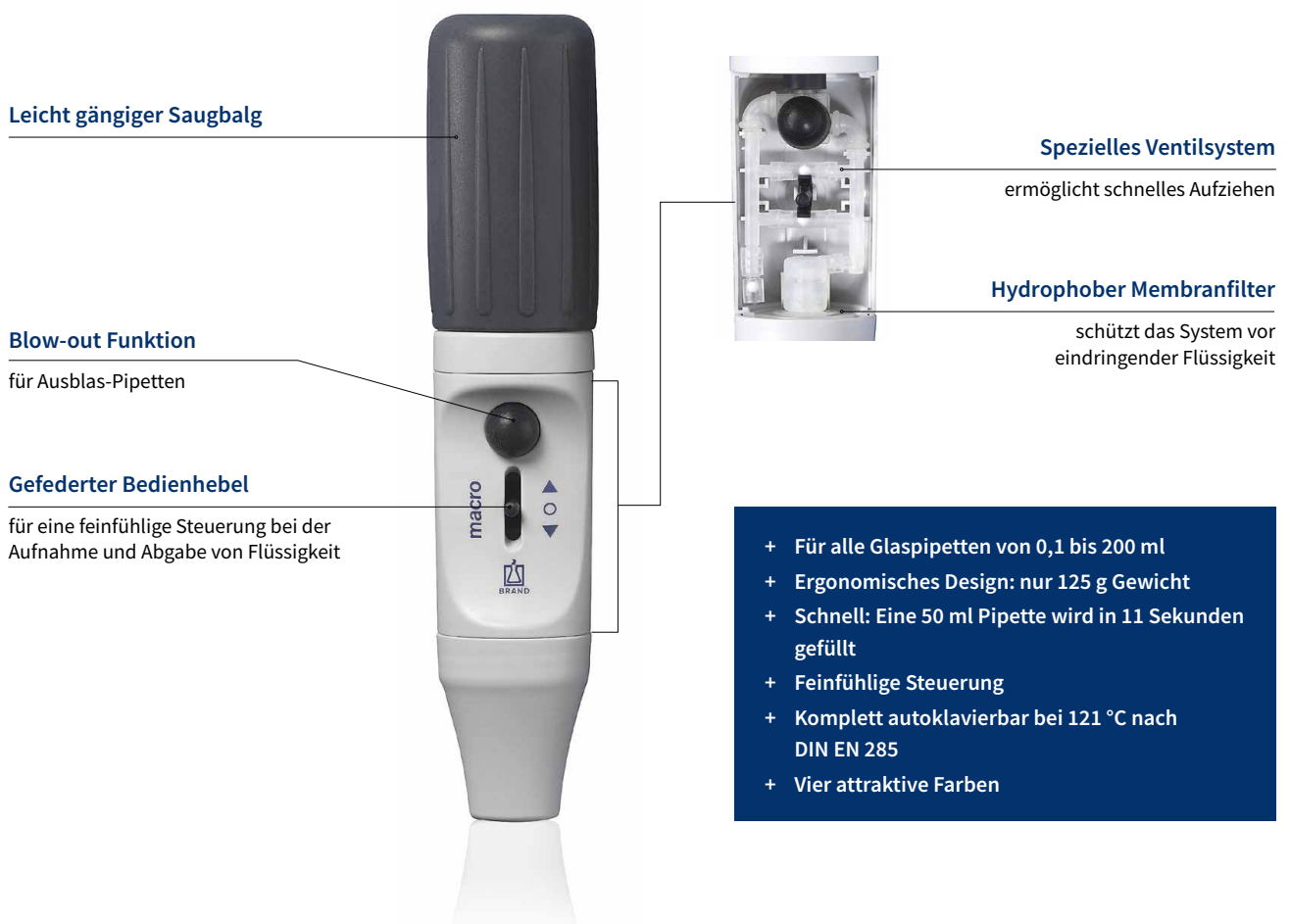

Leicht gängiger Saugbalg

Blow-out Funktion

für Ausblas-Pipetten

Gefederter Bedienhebel

für eine feinfühligere Steuerung bei der Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeit

Spezielles Ventilsystem

ermöglicht schnelles Aufziehen

Hydrophober Membranfilter

schützt das System vor eindringender Flüssigkeit


- + Für alle Glaspipetten von 0,1 bis 200 ml
- + Ergonomisches Design: nur 125 g Gewicht
- + Schnell: Eine 50 ml Pipette wird in 11 Sekunden gefüllt
- + Feinfühligere Steuerung
- + Komplett autoklavierbar bei 121 °C nach DIN EN 285
- + Vier attraktive Farben



Je weiter nach oben der Pipettierhebel bewegt wird, desto schneller füllt sich die Pipette.



Selbst bei freiem Ablauf wird die Volumengenauigkeit der Pipette nicht beeinträchtigt.

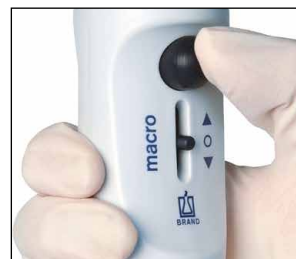

Zum Ausblasen von Pipetten einmal kurz auf die kleine Gummiblase drücken.



Alle Informationen zum Produkt auf shop.brand.de

Bestellinformationen

macro-Pipettierhelfer

inkl. Ersatz-Membranfilter 3 µm.

Farbe	Verpackungseinheit	Best.-Nr.
grau	1 Stück	26200
grün	1 Stück	26201
blau	1 Stück	26202
magenta	1 Stück	26203



Zubehör



Adapter

Silikon, 44 mm

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	26146



Ersatz-Ventilsystem

PP/PTFE/Silikon

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	26128



Membranfilter

3 µm (PP, PTFE), unsteril

Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1	26052
10	26056



Adaptergehäuse

PP

Farbe	Best.-Nr.
grau	26220
blau	26221
magenta	26222
grün	26223



Ansaugball

mit Schraubring, Silikon

Farbe	Best.-Nr.
grau	26225
blau	26226
magenta	26227
grün	26228



Ein großes Sortiment an Voll- und Messpipetten, auch gemäß den Anforderungen nach USP, finden Sie auf shop.brand.de

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BRAND®, BRAND. For lab. For life.® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

993916 © 2024 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0624



Auf shop.brand.de finden Sie Zubehör und Ersatzteile, Gebrauchsanleitungen, Prüfanweisungen (SOP) und Videos zum Produkt.



Weitere Informationen zu Produkten und Anwendungen finden Sie auf unserem Youtube-Kanal [mylabBRAND](https://www.youtube.com/channel/UCmylabBRAND).



BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com