

# Puesto de bomba con resistencia química PC 511 select

[Enlace al sitio web](#)



## Descripción del producto

Este puesto de bomba ofrece una probada solución que ahorra espacio para el funcionamiento independiente y paralelo de dos procesos con una sola bomba. La bomba de básica es la MZ 2C NT, que cumple con los requisitos de vacío de laboratorio promedio para la mayoría de los solventes. Ambas conexiones de vacío están aseguradas por válvulas anti retorno contra la interferencia mutua. El controlador de vacío integrado VACUU·SELECT controla una válvula solenoide y la interfaz gráfica de usuario ofrece procesos de vacío predefinidos para todas las aplicaciones comunes de laboratorio. Con la evaporación del solvente, el VACUU·SELECT detecta automáticamente la presión de ebullición y cambia al modo de control de dos puntos. Por supuesto, en la aplicación, el vacío deseado y otros parámetros también pueden combinarse y controlarse individualmente sin inconvenientes. El PC 511 select también ofrece una segunda conexión de vacío con válvula de control de flujo manual para el funcionamiento paralelo de dos procesos con una sola bomba. El separador de vidrio del lado de succión con recubrimiento protector retiene partículas y gotas. El condensador de emisión del lado de la presión o salida permite la recuperación de solventes de casi el 100% para la protección ambiental.

## Rendimiento

- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz de usuario gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo en el laboratorio
- Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y ofrecen resultados reproducibles
- El editor de aplicaciones fácil de usar y permite desarrollos de procesos personalizados
- Bomba de vacío eficiente con excelente compatibilidad química y de condensados.
- PC 511 select para la operación en paralelo de dos aplicaciones

Información de pedido

| Descripción del producto | Tensión nominal   frecuencia de red | Tipo de enchufe | Nº de artículo |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| PC 511 select            | 230 V   50-60 Hz                    | CEE             | 20733250       |

Artículos suministrados

Puesto de vacío completamente montado, listo para su uso, con manual.


Accesorios

- Ampliación de funciones del controlador VACUU-SELECT VACUU-SELECT User Management (20700900)
- Silenciador con manguera 5cm DN 8-10mm (20636588)
- Kit adicional módulo VKR NT SYNCHRO Vakuumsysteme (20699907)
- Tubo de vacío transparente DN 8 mm (20686061)
- Sensor de nivel de líquidos para matraz redondo 500 ml (20699908)
- Válvula de agua refrigerada VKW-B (20674220)
- Juego de juntas MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)
- Juego de juntas MZ 2C NT / MZ 2C NT VARIO / PC 3002 (20696869)

## Datos técnicos

| Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz (mbar)                                                                         | 2 m³/h                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máx. Capacidad de aspiración 60 Hz (cfm)                                                                          | 1.4 cfm                                                                                                          |
| Vacío final                                                                                                       | 7 mbar / 5 torr                                                                                                  |
| Vacío final con gas ballast                                                                                       | 12 mbar / 9 torr                                                                                                 |
| Número de cilindros                                                                                               | 2                                                                                                                |
| Número de etapas                                                                                                  | 2                                                                                                                |
| Indicador de vacío / tipo de controlador                                                                          | VACUU·SELECT                                                                                                     |
| Temperatura ambiente admisible durante (operación)                                                                | 10 - 40 °C                                                                                                       |
| Temperatura ambiente admisible durante (almacenaje)                                                               | -10 - 60 °C                                                                                                      |
| Max. Presión de salida (abs.)                                                                                     | 1.1 bar                                                                                                          |
| Conexión, lado de aspiración                                                                                      | 2 x Oliva DN 8-10 mm                                                                                             |
| Conexión, lado de la presión                                                                                      | Oliva DN 8-10 mm                                                                                                 |
| Conexión agua de refrigeración                                                                                    | 2 x oliva DN 6-8 mm                                                                                              |
| Capacidad del motor                                                                                               | 0.18 kW                                                                                                          |
| La velocidad nominal 50/60 Hz                                                                                     | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                                                                                      |
| Clase de protección según IEC 60529                                                                               | IP 20                                                                                                            |
| Dimensiones (L x Ancho x Alt.)                                                                                    | 435 mm x 272 mm x 457 mm                                                                                         |
| Peso                                                                                                              | 19.2 kg                                                                                                          |
| Ruido (nivel de presión sonora) en dBA a 50 Hz o 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA                                                                                                           |
| Conformidad ATEX                                                                                                  | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only                                                                     |
| Certificación NRTL                                                                                                | No                                                                                                               |
| Interface                                                                                                         | Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Type A): Data transfer, software update, RS-232 (additional adapter required) |

## Curva de capacidad de aspiración a 50 Hz

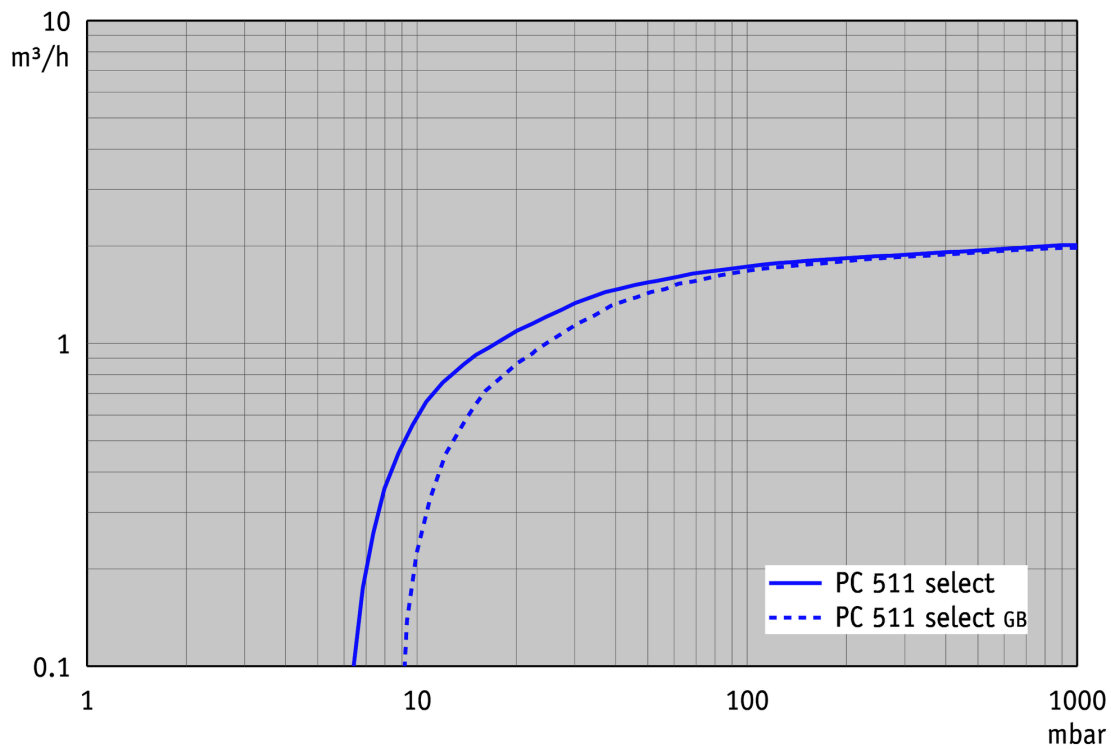

## Curva de bombeo en 50 Hz (Volumen 10 l)

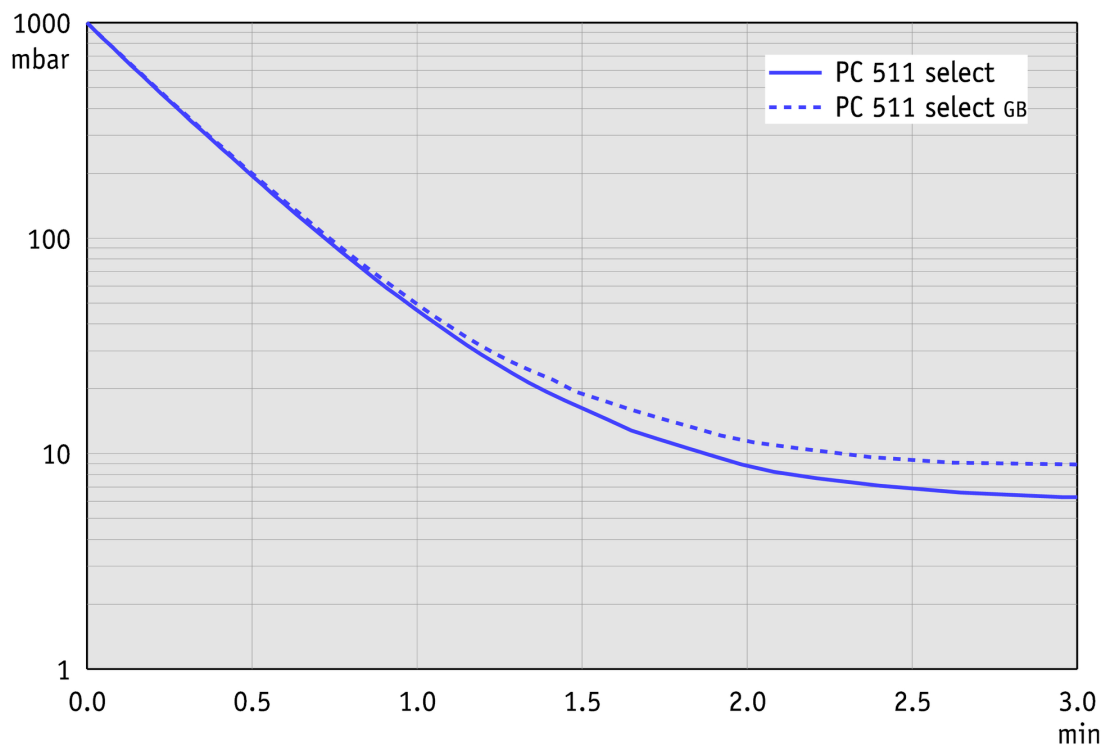


Gráfico de caudal de aspiración a 60 Hz



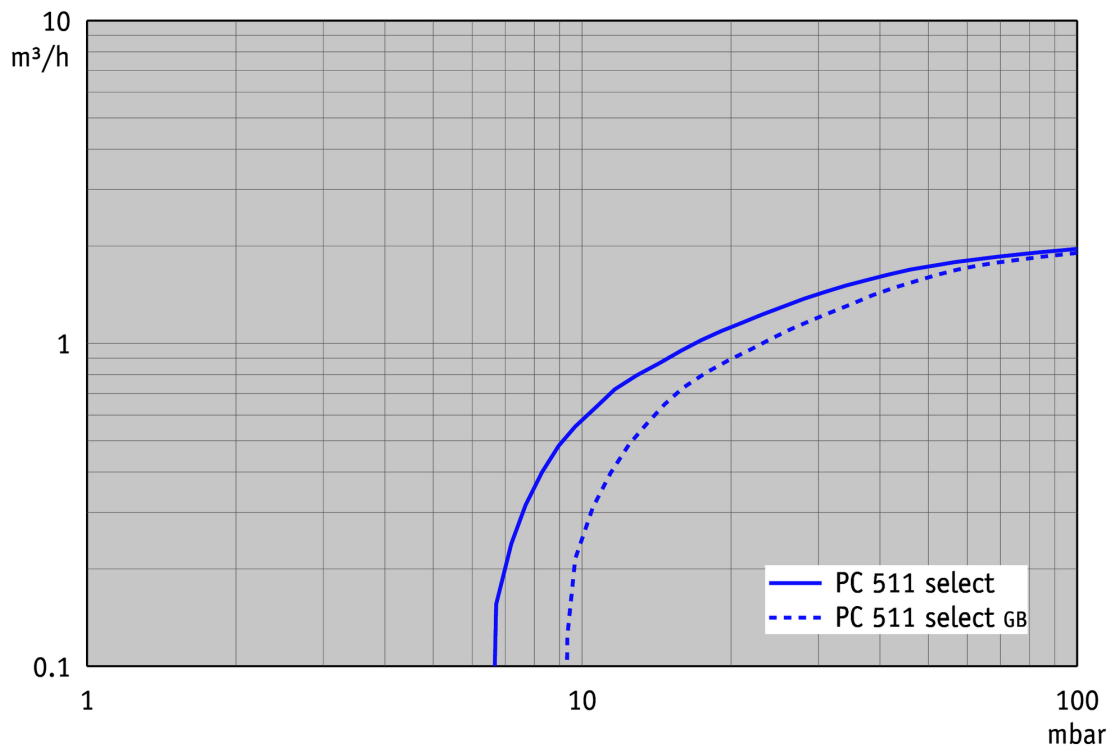


Gráfico de curva de bombeo a 60 Hz (Volumen 10 l)

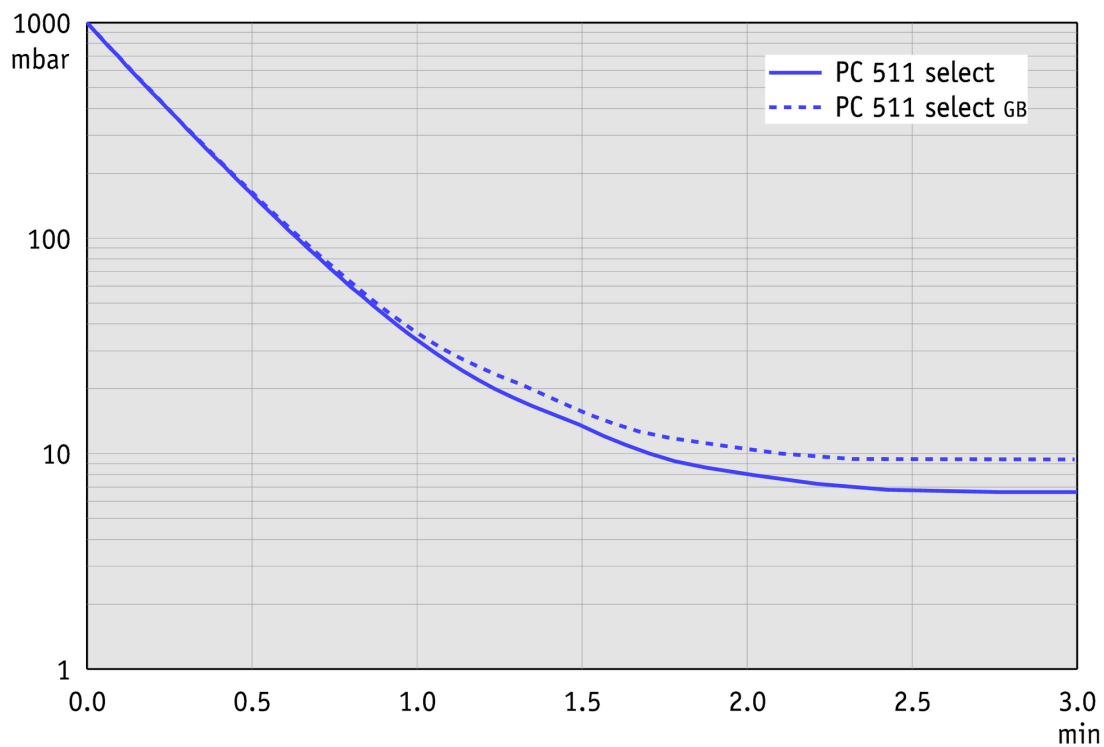

Hoja de dimensiones

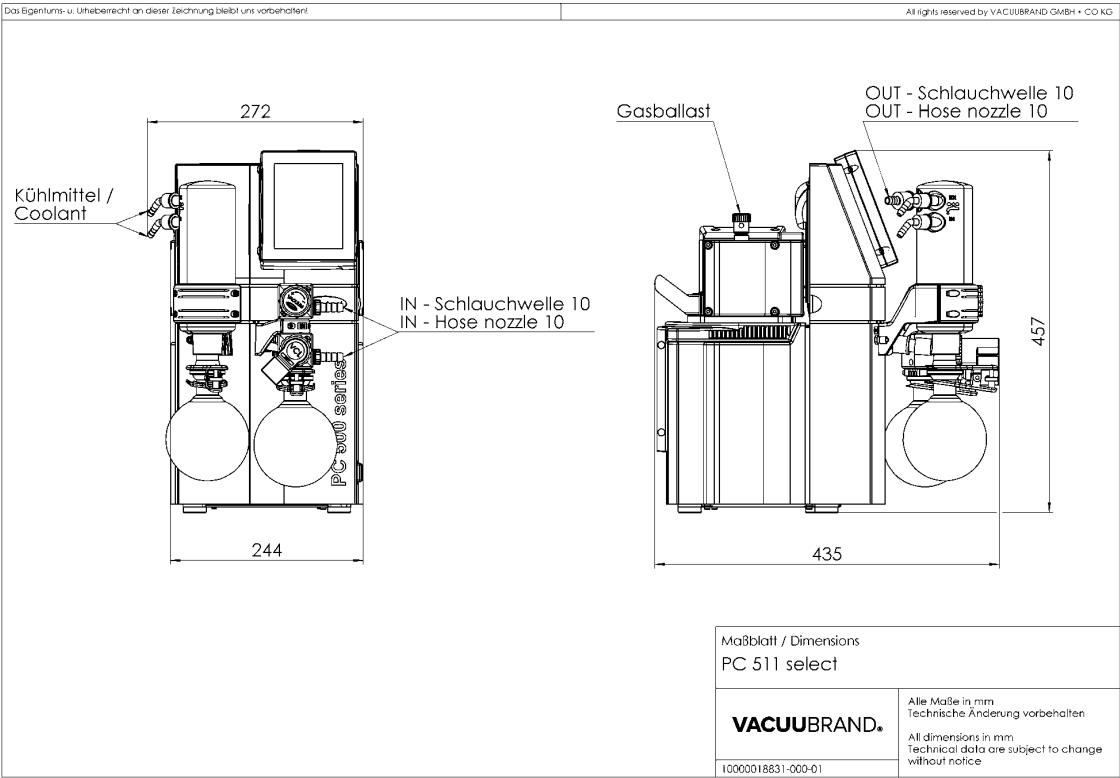

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com